



Entnahme und Transport von Desinfektionsmittellösungen aus einem Desinfektionsmitteldosiergerät

1. Grundsätzlicher Hinweis

Die Analyse wird in unserem Labor auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Probe nach den Regeln der Technik durchgeführt.

Diese Anleitung gibt dem Probennehmer Hinweise für die sachgemäße Probenahme und den Transport.

Die Nichtbeachtung kann den mikrobiologischen Befund nachteilig beeinflussen!

2. Materialien

Für die Untersuchung von Desinfektionsmitteln werden Probenahmegefäße mit vorgelegter Enthemmerlösung verwendet. Die Materialien können über unser Labor bezogen werden.

3. Vorgehensweise

Die Probenahme empfehlen wir am Wochenanfang und am Tag des Versands vorzunehmen. So wird vermieden, dass der Transport der Probe in das Labor über das Wochenende erfolgt, was durch die lange Transportzeit einen negativen Einfluss auf die Qualität der Probe haben kann.

- vor der Probenahme einen Liter Desinfektionsmittellösung ablaufen lassen
- Probenahmegefäß öffnen
- Deckelinnenseite und oberer Rand des Probengefäßes dürfen nicht mit den Händen berührt werden!
- Deckel wenn möglich nicht auf eine Unterlage ablegen (Wenn eine Ablage notwendig ist, dann den Deckel mit der Öffnung nach oben ablegen.)
- 100 ml Probe in das Probenahmegefäß laufen lassen (Im Bedarfsfall erst die Probe in ein steriles Gefäß laufen lassen, um sie anschließend in das Probenahmegefäß zu dosieren.)
- Die Probenahme ist so vorzunehmen, dass der kontinuierliche Fluss des Desinfektionsmittels nicht verändert wird.
- Bei der Probenahme ist darauf zu achten, dass das Probengefäß keinen Kontakt mit der Probenahmestelle hat.
- Probenahmegefäß schließen
- Probenahmeprotokoll vollständig ausfüllen

4. Lagerung und Versand

- die Proben bis zum Versand kühl bei 2 - 8 °C lagern
- Proben während des Transportes kühlen. Darauf achten, dass sie nicht gefrieren
- Proben zusammen mit dem unterschriebenen Probenahmeprotokoll einsenden

Der Probenversand erfolgt über den Laborfahrer oder einen Logistiker Ihrer Wahl an:

Mikrobiologisches Labor Westsachsen
Abteilung Mikrobiologie
Leipziger Str. 160, Haus III
08058 Zwickau

Die Proben bitte im Labor vorab ankündigen!

Telefonisch sind wir von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter 0375 / 27215-51 erreichbar.